

Ohje stereomikroskoopin käyttöä varten

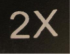
2. Laita mikroskooppiin virta



5. Säädä mikroskooppien okulaarit oikealle etäisyydelle toisistaan painamalla niitä yhteen tai vetämällä niitä erikseen. Kun silmäsi on mikroskoopilla ja näet valkoisen ympyrän, etäisyys on oikea.

7. Katso mikroskooppiin ja kierrä tarkennusruuvia hitaasti monta kierrosta yhteen suuntaan. Jos kuva ei tarkentunut, käännä hitaasti toiseen suuntaan. Jos et näe eläintä vielääkään, tarkista, että se on pysynyt keskellä valopöytää.

6. Tarkasta myös, että okulaarien musta kumituppi on oikein päin, paksuin osa mikroskoopin sivuille.

4. Valitse objektiivin suurennokseksi 2X  kääntämällä numero eteen. Se tarkoittaa 20 kertaista suurennosta, sillä okulaari suurentaa 10-kertaisesti.

3. Laita ylävalo päälle (II), jos katsot ötököitä, sillä ne eivät näy läpi. Alavallo on hyvä läpikuultaville kuten lehdille.



1. Laita eläin petrimaljalle, ja jos se liikkuu, kansi kiinni. Aseta petrimalja mikroskoopin valopöydälle niin, että ötökkä on sen keskellä.

